


MMP マーカー 【MMP Marker, Code No. AK38】

※ 本品は、研究目的にのみご使用ください。

2018年11月6日改訂

本品はゼラチンザイモ電気泳動用の MMP マーカーです。MMP-2, ProMMP-2, ProMMP-9 が含まれており、それぞれ 62, 66, 92kDa の位置にバンドを示します。本品には電気泳動用サンプルバッファーが含まれており、その状態で電気泳動に使用することができます（使用前に加熱処理すると失活するので絶対にしないでください）。

《I. 内容》

容量	本数	保存温度	由来	危険表記および取扱上の注意
0.2mL	1本	4~10℃	ヒト線維肉腫細胞の無血清培養液	(成分としてドデシル硫酸ナトリウムを1.3%含む) PRTR法 第1種指定化学物質に該当 警告  ※新規対象物質として平成21年10月1日施行 ・強い眼刺激 ・中枢神経系に障害のおそれ ・水生生物に有害

由来： ヒト線維肉腫細胞の無血清培養液
 規格： 200 μl
 保存温度： 10℃以下（冷蔵）

Pro MMP-9 —
 Pro MMP-2 —
 MMP-2 —

◀ ※矢印の移動度にも弱いバンドが
 検出されます。

右図の泳動パターンは、ゼラチンザイモ電気泳動キット
 （分離ゲル濃度 10%）を用いて 10 μL アプライし
 37℃で 24 時間処理させたものになります。



コスモ・バイオ株式会社
 COSMO BIO CO., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
 URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部（お問い合わせ）
 TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
 TEL : (03) 5632-9620

● 札幌事業部（技術的なお問い合わせ）
 TEL : (0134) 61-2301 FAX : (0134) 61-2295
 E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp
 URL : <http://www.primarycell.com/>